

Seidenader **SyWalker** Spritzenfördersystem

Der Seidenader SyWalker ist eine Alternative zu herkömmlichen Vereinzlungssystemen für Fertigspritzen, die als Bulkware Reinigungs-, Etikettier- oder Inspektionsmaschinen zugeführt werden.


Funktionsweise

Die Spritzen werden als Schüttgut in den Zuführbereich der Maschine eingebracht. Optional können die Spitzen auch über Bänder oder Spritzenbunker zugeführt werden. Kaskadenartig angeordnete Platten verschieben sich vertikal gegeneinander und befördern so die Spritzen an die Oberseite der Maschine, wo sie in ein Transportsystem aus parallel laufenden Rundriemen gleiten. Hängend werden sie an eine Auslaufrutsche übergeben.


Vorteile

- Transportgeschwindigkeit von bis zu 400 Spritzen/Min.
- geräuschärmere Arbeitsweise als konventionelle Vibrationsfördertöpfe
- schneller Formatwechsel
- schnelle Demontage der Maschine zur Reinigung
- kompaktes Design
- schonenderer Transport als Zentrifugalförderer



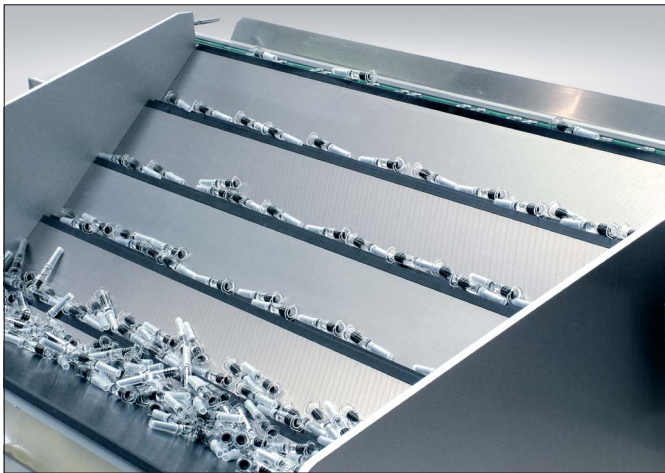

Platten, die sich vertikal gegeneinander verschieben, befördern Spritzen zum Transportsystem

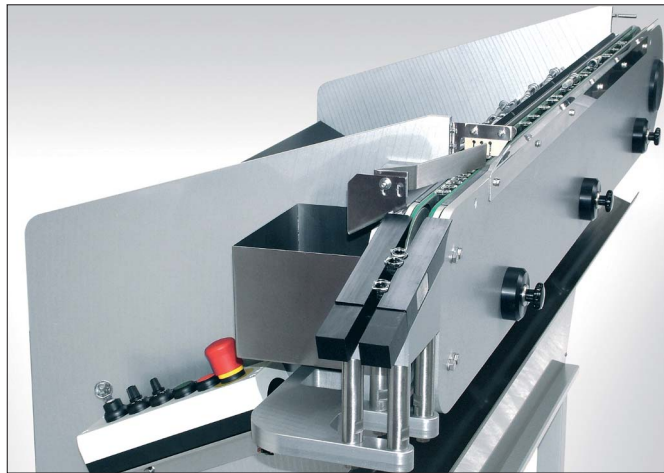

Rundriemen transportieren die Spritzen zur Auslaufrutsche

Seidenader SyWalker

Optionen:


- Min. / Max. Überwachungen zur optimalen Befüllung der nachfolgenden Maschine
- Integration mit einem Bulk-Befüllungssystem

Technische Daten Seidenader SyWalker:

- Anwendung: Glas- und Kunststoffspritzen 0,5 – 5 ml
- Durchlaufleistung: bis zu 400 Spritzen/Min., abhängig von vor- und nachgelagerten Systemen und der Spritzengröße
- Abmessungen: 1713 x 728 mm, variable Transferhöhen zur Anbindung an vor- und nachgelagerte Systeme.
- Gewicht: ca. 150 kg
- Elektroanschluss: 230V/50Hz, 1 Phase, ca. 1 kW
andere Werte auf Wunsch möglich
- Maschinendesign: Alle Oberflächen und produktberührenden Teile sind aus nicht oxidierenden, von der FDA akzeptierten Materialien. Wartung und Reinigung sind einfach, da alle beweglichen Teile zugänglich sind.
Die Konstruktion der Maschine und die eingesetzten Materialien entsprechen den GMP-Richtlinien für die pharmazeutische Industrie.



Spritzenfördermaschine SyWalker einer Inspektionsmaschine vorgeschaltet

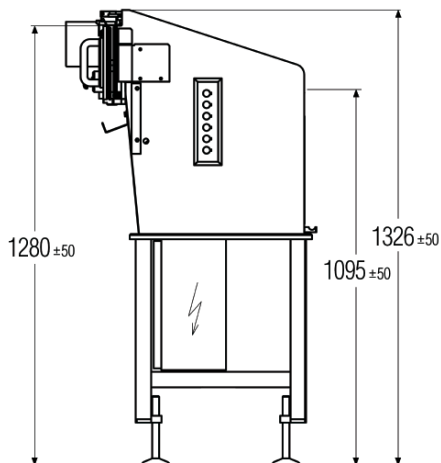

Seidenader

Seidenader Maschinenbau GmbH
Lilienthalstr. 8, D-85570 Markt Schwaben
Tel. +49 8121 802-0, Fax +49 8121 802-100
e-mail: info@seidenader.de
Internet: www.seidenader.de



Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer hochwertigen Maschinen. Texte, Abbildungen und Zahlen auf diesen Seiten sind daher unverbindlich und exemplarisch.